## 分析测试数据管理系统使用说明-仪器管理员

- 1. 软件客户端使用浏览器登录, 推荐 chrome、IE10 以上。
- 2. 登录方式: 外网 <u>http://210.72.129.97/tdms/</u>

内网 http://192.168.192.201/tdms (仪器电脑可以联内网时)

● 分析测试数据管理系统V2.5	x + Maxaal		- 6
← → ℃ ① 不安全   2	10.72.129.97/tdms/login	07	*
	▲ 油瓜点田长大研究在测试数很多四天坊		
	<b>《 况阳巡用主心研九阴测瓜数据官理系</b> 项		
	分析测试数据管理系统		
	<b>邮箱地址</b> : 请输入邮件地址		
	登录密码: 请输入密码		
	登录方式: ● 账密登录 ◎ 矩倍登录 ◎ 科技云账号登录		
	验 证 码: 5ú数验证码 23149		
	提示:点击验证码可以刷新,验证码不区分大小写。		
	登录点击这里自助注册		
6			

输入账号(邮箱)和密码(电话号码)即可登录

登录后可以看到左侧有控制台和数据 2 个页面,"控制台"可以看 到用户的相关统计信息,如登录和操作频率、数据上传量和相关日志 等。"数据"可以进行数据的上传、管理、检索、删除、恢复和分享 等功能。



- 3. 控制台
- 1) 欢迎: 即控制台首页



2) 我的资料: 查看和修改当前登录用户的相关信息, 其中帐号(邮

箱)不可更改。

📕 🌚 分析測試数据管理系统 (V2 🗙 🦲	2					لطالع	- 0 ×
← → C 🗋 210.72.129.97/t	: dms/						¶☆ Ξ
	ふ ハ北側は戦快変通を依						
Testcenter Archive Mar	agement System				0\$	し反映 4、修改密码	● 退出登录
李波《請管理员普通用户	圖 基本信息						
23482 <sup>本44</sup> D/ 个人信息 退出登录	邮件地址: li	Diae.ac.cn *					
ab 1774145	手机号码:	604216351					
229 1 ± (P) [	登录密码:						
音 欢迎	姓名:	波					
✔ 我的资料	性別:	T					
つ 我的登录日志	证件类型:	份证 *					
□□ 我的操作日志	证件号码:						
& 数据 +	国家:						
	城市:						
	通讯地址:						
		保存					

3) 我的登录日志: 查看当前用户的登录记录, 不可删除或修改, 可

按关键词查询相关登录信息。

<ul> <li></li></ul>	dms/			A	- @ × ¶☆ =
会     分析测试数据     Testcenter Archive Mar	E 🗎 H	<b>目系统</b> nt system	建议使用Chrome资 ③ 念见反馈	岩器访问本系统(1 4、修改密码	.27.0.0.1:8080) 砷 退出登录
李波《#普理员普遍用户	± 2 €	· 委日志	支持機制	查询	搜索
公共技术中心/	ID	登录信息	状态	时间	a
and transfer	46	lib@iae.ac.on 事 晚盟 : pwd , 小 操作照线 : Windows XP , 9 谜意题 : Chrome 49.0.2623 , IP : 210.72.135.190	Ø	2022-01-19	14:03:17.0
	45	Hb <b>⊕iae.ac.on</b> 車 晩甜 : pwd , 小 腸作原純 : Windows XP , 9 認意難 : Chrome 49.0.2623 , IP : 210.72.135.190	Ø	2022-01-19	13:33:32.0
∥ 我的资料	43	<b>lib⊕iae.ac.n</b> ■ 映型:pwd , 小 操作振统:Windows XP , ♀ 浏览器:Chrome 49.0.2623,IP:210.72.135.190	Ø	2022-01-19	12:59:10.0
3 我的登录日志 	36	<b>lib⊕iae.ac.n</b> ■ 黄甜 : pwd , 小 攝作振統 : Windows XP , ♀ 浏览器 : Chrome 49.0.2623 , IP : 210.72.135.190	۵	2022-01-18	10:10:51.0
<ul> <li></li></ul>			首页上一	<b>য় 1</b> 下−3	瓦尾页

 4) 我的操作日志:查看当前用户的操作日志,不可删除或修改,可 按关键词查询相关登录信息。

← → C 1210.72.129.97/tdms/								
建設使用Chrome改造時込得								
Testcenter Archive M	anageme	nt System		②意见反馈	4、修改密码	▶ 退出登录		
李波《諸台理员音遍用户	500 H	操作日志		支持模糊	查询	搜索		
公共资本中心/	ID	时间	内容			类型		
	333	2022-01-19 13:54:27.0	<b>恢复期试验语,ID:4</b> ≢ 英型:恢频期试题话,⇔ 时间:2022-01-19 13:54:27.0,♀ IP:210.72.135.190		恢复	副测试数据		
者 欢迎	332	2022-01-19 13:53:05.0	<b>國收現試致語, 1D:4</b> 審 黃型:國收測試波摄, 40 时间:2022-01-19 13:53:05:0, ♀1P:210.72.135.190		<b>E</b> (	如则试数据		
✓ 我的资料	331	2022-01-19 13:38:54.0	<b>建如药所成试验摄</b> 率 英型:增加原试验摄,(+) 时间:2022-01-1913;38:54.0, QIP:210.72.135.190		增加	印测试数据		

- 4. 数据:用户上传和管理分析数据
- 上传数据:上传时需选择测试组、相关仪器、委托书编号等信息, 然后点击"增加文件"从本地浏览选择相关的数据文件,随后点 击"开始上传"按钮即可上传。

🛞 分析测试数据管理系统 🗤 🗙 💽	V		ļ		a ×
← → C 🗋 210.72.129.97/1	t dms/				☆ =
	2 答 18 支 4	建议使用Chrome就			
Testcenter Archive Ma	agement System	【 n の意见反映			
李波仪錯進员普通用户	& 数据管理	Q 数据检索         〇 回収站         上数据上传			
公共技术中心/ 个人信息 退出登录	所属用户(*):	○ 季波			
	测试组(*):	沈阳应用生志研究所 - 公共技术中心-分析须动中心 ▼			
299 控制台 -	测试仪器(*):	沈阳应用生志研究所 - 稳定岗位蒙质谱仪(DELT ▼			
& 数据 +	委托书号(*):	2021-11-05-YY0015 Q 近期单号			
土上传数据		✿ SAMP信息直窥成功,承检人:李波,委托人:沈阳应用生态研究所-测试中心			
STATES	测试项目:	813C/12C			
Q. 数据检索	样品名称:	相称			
○ 数据回收站		选择文件 按文件客加到上传队列,然后点击"开始上传"按钮。			
< 数据分享		文件名	状态	大小	
		土壤应溉、氮批量原始记录2021-19-同位萘.doc<		73 kb	0
	测试结果:				
					_ //
		◎ 增加变件	0%	73 kb	
		仅限pg/gif/png/tif/zip/rar/7477第见的office楷式的文档,如果为其它格式,请先用winrar行包再上传;上传过程中请勿关闭当前官口,否则会导致上传不成功。			
		▲ 保存&上传			

系统支持如 gif/jpg/png 等图片文件和 office 文档(如 doc/xls 等), 此外还支持 zip/rar/7z 格式的压缩文档。如非上述格式的文档,请 先压缩成 rar 或 zip 格式,再行上传。提示:上传过程中不要关闭 浏览器,否则会导致文件丢失。 数据管理:针对以往数据,可以进行以下操作:查看、分享、编辑等。

<ul> <li>         → C         <ul> <li></li></ul></li></ul>	'tdms/						<u></u>	× ☆ =
李波 《器管理员音通用户	<b>&amp;</b> 数据管理	Q 数据检察	○ 回收站	<b>土</b> 上传数据			支持模构搜索	搜索
	□ 委托人	委托编	号	分析项目名称		上传时间	结果 分享	编辑
	<ul> <li>■ 参波</li> <li>□ 公共技术中</li> </ul>	o 心	1-11-05-YY0015	臼 δ13C/12C 營 公共技术中。	心-分析测试中心 , 🖵 稳定同位赛质谱仪(DELTA)	2022-01-19 13:	38:54   查看 ~   分享 •	< ✔ 编辑
2011年初日 -	● 操作 >						页 上一页 1 下-	页尾页

## 查看: 点击"查看"按钮,即可查看具体信息。

🛞 分析測試数据管理系统 (V2 🗙 💽			- 0 ×
← → C 🗋 210.72.129.97/	/tdms/		☆ =
🚱 分析测试数排	居管理系统		27.0.0.1:8080)
Testcenter Archive Mc			₩ 退出登录
李波《群都理员音遍用户	▲ 数据管理 Q 数据检索 □ 直普数据		
公共技术中心/ 个人信息 遇出登录			
28 控制台 -	2010年1日 2019年7月11日 2017年7月11日 2017		
& 数据 +	劇化が考: 2021-11-05-770015 現代成員: 613C/12C		
土 上传数据	<b>和品</b> 名作: 植物		
& 数据管理	相关参数: 単行研究員:3分形開設中心 単行人:満成中心 単行研究員:3分形開設中心		
Q. 数据检索			
◎ 数据回收站	(公面:44:: 特点:194(山南)(東京)(東京)(東京) 第0(台町)(南): 特定:2時(山南)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京)(東京		
《 数据分享	<b>样品处理:损</b> 耗		
	已传文件: ◎土壤急碳、氮批量原始记录2021-19-同位萘.docx (时间:2022-01-19 13:38:55.0,大小:72KB)		下戴
	通知		

## 分享:点击"分享"按钮,即可选中的数据文件创建成分享链接。

🛞 分析测试数据管理系统 (V2 🗙			A - A X
← → C 🗋 210.72.129	9.97/	tdms/	☆ ≡
			建议使用Chrome浏览器访问本系统(127.0.0.1:8080)
🛛 🛞 分析测试	EX I	音管理系统 noncempel System	
Testcerner Archiv	re me	nugerini magani in	◎忘儿反馈 4、作及名约 ☞18田豆菜
李波 《新智理员 普通用户		▲ 較問管理 Q. 数据检索 < 分享数据	
个人信息 退出登录		委托人: 李波	
		测试组: 公共技术中心-分析测试中心	
<b>20</b> 控制台	-	測试仪器: 稳定同位豪质谱仪(DELTA)	
		委托书号: 2021-11-05-YY0015	
& 数据 ·	+	测试项目:	
土 上传数据		样品名称: 植物	
🗞 数据管理		相关参数: 委托研究组:分析测试中心 委托人:测试中心 新年研究用: CAERDRATH )	
Q. 数据检索		anizari Falla - Johnston - C 承給研:事波	
		仪器名称:稳定同位素质谱仪 预约时间段:稳定同位素质谱仪(2021-10-09 09:00至2021-10-09 18:30)	
W ROBEITORI		检测标准:用户指定	
《 数据分享		样做处理:规判	
		日传文件: 🗞 土壤总嵌、氮批量原始记录2021-19-同位素.docx (时间:2022-01-19 13:38:55.0 , 大小:72KB)	下載
		分享üb接: http://210.72.129.97/tdms/share?id=4	
		组取窗码: 41870 留空则不需要组织网	
		有效期限: 水久有效 ▼	
		下栽開制: 不限次数 🔻	

编辑:点击"编辑"按钮,即可编辑数据文件。

删除: 在数据管理中,选择需要删除的数据,然后点击左下方的

"操作"按钮,点击"放进回收站",即可临时删除选中的数据。

🖉 🛞 分析测试数据管理系统 (V2 🗙 💟											
← → C 🗋 210.72.129.97/tdms/											
🐼 分析测试数排	据管理系统										
Testcenter Archive Mo	anagement System										
mine Surfa											
学" 皮器管理员 普通用户	& 数据管理	Q 数据检索 ○ 回收站 土 上传数据	支持模利證案 搜索								
公共改革中心/	□ 委托人	委托编号 分析项目名称	上传时间 结果 分享 编辑								
	<ul> <li>▲ 李波</li> <li>□ 公共技术中</li> </ul>	□ 2021-11-05-YY0015 日 813C/12C 曾 公共技术中心-分析測試中心 ,□ 稳定同位素质谱仪 (DELTA).	2022-01-19 13:38:54   查着 🗸 🔗 🛪 🖌 卵蜡								
269 控制台 -	● 操作 ~	消息 ×	黄页 上一页 1 下一页 尾页								
& 数据 +	會 放进回收站										
土 上传数据		7 時代認識目195: 寄仔细節以后再进行相关操作。									
& 数据管理		御宠 取消									

3) 数据检索:支持按关键词、部门、研究组、测试组、仪器、时间

范围等条件组合查询,还可以针对回收站进行检索。

🙈 数据管理	Q 数据检索	〇回收站	<b>土</b> 上传数据
关键词,	THE L THE		-+> TTT ==> 4 CT
大键词:	安他人、安托骊夸、	测试项目、削上	现在什分心测出
所属部门:	所有		*
研究组:	所有		•
测试组:	所有		¥
仪器:	所有		v
开始日期:			
结束日期:			
回收站	□ 搜索回收站		
	开始检索		

4) 数据回收站:可以恢复选中的数据文件。

🙈 数据管理	Q 数据检索	<b>〇</b> 回收站	<b>1</b> 上传数据	支持模糊搜索	搜索	▼ 搜索	ŝ 🔻
							搜索
☑ 委托人	委托	编号	分析项目名称	上传时间	结果	分享	编辑
暂无相关记录~							
<ul> <li>✿ 操作 ∨</li> <li>□ 恢复选中 ■ 街</li> </ul>	川底删除						

5) 数据分享: 用户可以将数据文件分享给他人。选中相应的文件,

点击"邮箱"按钮,把分享链接发送至指定邮箱,实现数据传输。

📕 🌚 分析测试数据管理系统 🗠 🗙 🔪													
← → C 🗋 210.72.129.97	← → C 1 210.72.129.97/tdms/												
Testcenter Archive M	<b>11古 宮 1主 余 5元</b> Aanagement System						4.作政部码 1+退出整量						
李波《新普理员普通用户	< 分享数据管理					支持模制度	<sub>次</sub> 搜索						
公共時支末中心/	□ 分享人	分享名称			创建/预期	查看/下载	操作						
	☞ 李波	■ 2021-11-05-YV0015 - &13C/12C 合分享码:97327,小 查查次数:0,♡下数			2022-01-19 13:54:38.0 无限期	0/0	ゆ 査者 ■ #件						
000 12/09121	● 操作 ~						1 下一页 尾页						
<b>&amp;</b> 数团图 +			发送分享链	÷ ×									
土传数据													
& 数据管理			$\bigcirc$	提示:方键接待发达主有定的邮稿 填写接收人邮件地址~									
Q. 数据检索													
C 数据回收站				28/136 取油									